

Boîte IMeasureU



Capteurs IMU



Capteurs en bande




Cables Micro-USB

Commencer ici


NICON

IMeasureU

01 Le Capteur

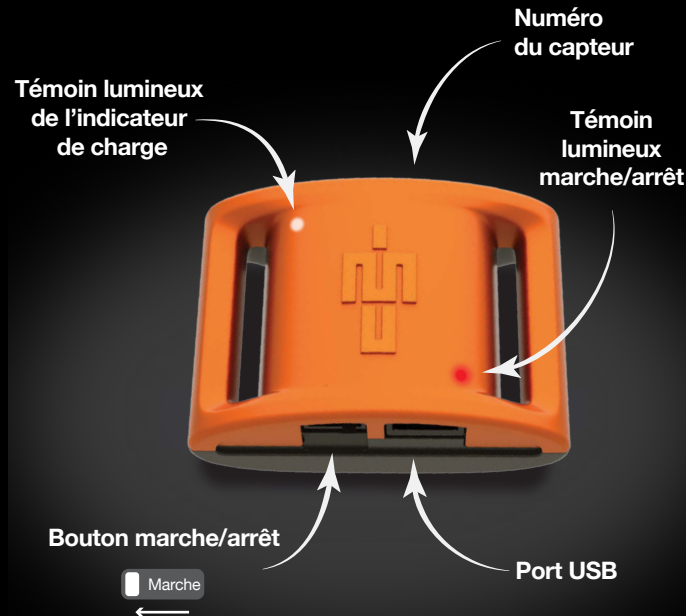


02 Télécharger l'application IMU Research App de l'App Store sur votre iPhone ou iPad

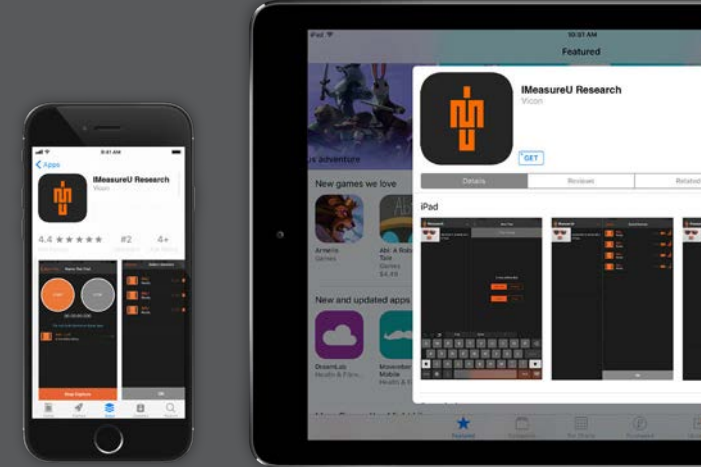


Dépliez-voilà

03 Démarrer l'application IMU Research App et créer une nouvelle session

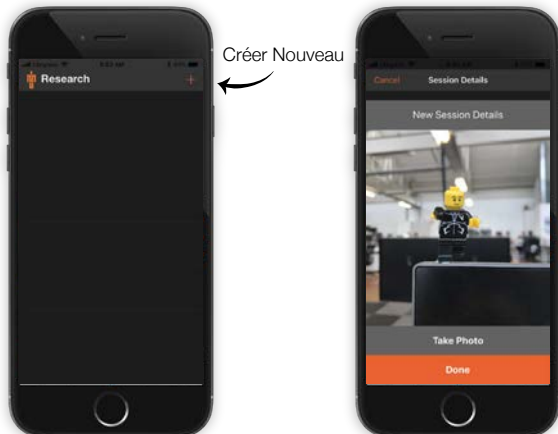

04 Créer et enregistrer un essai


- 1 Créer un nouvel essai
- 2 Choisir les réglages d'enregistrement adaptés
- 3 Renommer, sélectionner les capteurs et appuyer sur ok pour commencer l'essai

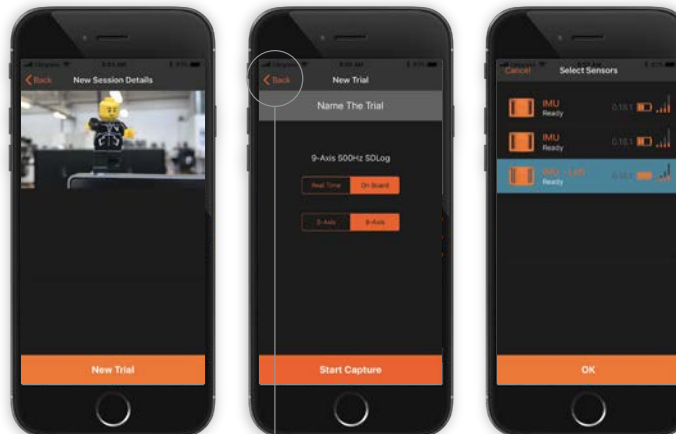

Si vous avez plusieurs essais en cours, sélectionner « retour » pour voir tous les essais

05 Arrêter l'enregistrement et exporter l'essai

- 1 Terminer l'enregistrement ou commencer un deuxième essai
- 2 Exporter l'activité en synchronisant les fichiers

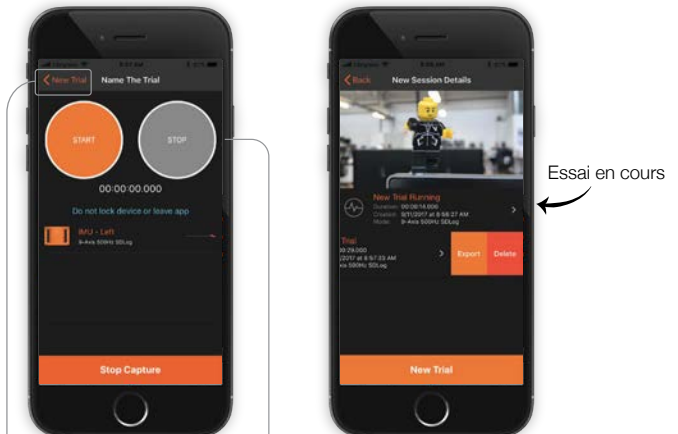

Boutons marche/arrêt permettent d'ajouter des moments-clés dans le fichier de synchronisation

Retournez-voilà

01 S'assurer que les capteurs sont en fonction avant le branchement



02 Télécharger les données de prévisualisation



2
Chargement des données


1

03 Sélectionner et commencer le téléchargement

1 Sélectionner le capteur souhaité par son numéro de série

2 Sélectionner la session à exporter*

3 Sélectionner tout / Ajouter par zone de données

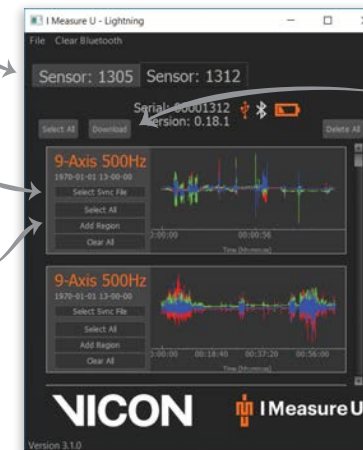

4
Télécharger les données

*Le nom du fichier devient bleu une fois sélectionné

04 Télécharger et sauvegarder les données

Sauvegarde des données*



*L'utilisateur est informé que la sauvegarde est complétée et que les données sont vérifiées lorsque la barre d'attente atteint 100%



Fichier sauvegardé avec l'extension .CSV

05 Commencer un nouveau téléchargement ou réinitialiser le capteur



La zone bleue indique que le téléchargement est terminé

Supprimer les données

Retour à l'étape 3

Pour toute information sur la réglementation, se référer au document ci-joint Vicon IMeasureU Sensor V1 Safety and Regulatory Information

© Copyright 2017 Vicon Motion Systems Limited. Tous droits réservés. Vicon® est une marque déposée d'Oxford Metrics plc. IMeasureU est une marque déposée d'IMeasureU Ltd en Nouvelle Zélande. Tout autre nom de produit et de société cités dans le présent texte peut être une marque déposée de ses propriétaires respectifs. Vicon Motion Systems est une société du groupe Oxford Metrics plc

www.vicon.com

www.IMeasureU.com

Merci de u'avoir lu!

