

Capture.U

クイックスタート ガイド



内容
Blue Trident センサー
センサー・ストラップ
IMUアダプター
マイクロUSBケーブル

VICON

1. センサーについて



2. App Storeからお使いのiOSデバイスにVicon Capture.Uアプリをダウンロードします



3. キャプチャモードを選択します

Capture



TO SENSOR

TO DEVICE

Visualize



REAL-TIME INSIGHT

AR VISUALIZATION

Learn



EDUCATION


PRACTICE

タップしてReal-Time Insightモードをナビゲートします。


4. Select Sensors (左下) をタップします。



5. ストリーミングするデータを選択し、また軸グラフを変更します

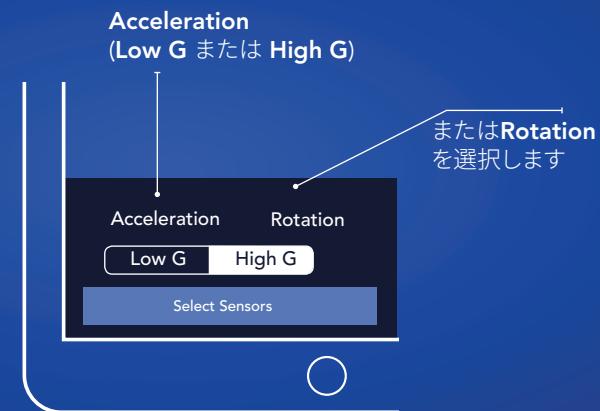


6. ビデオアイコン (右上) をタップします

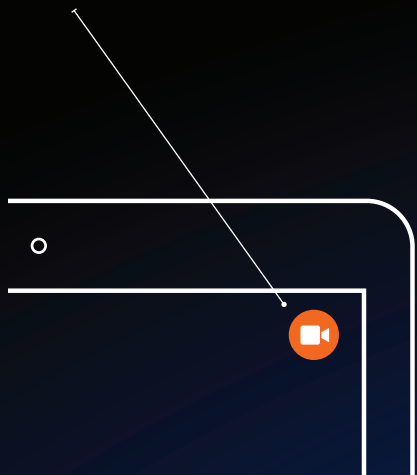


7. ベンチマーク (右下) をセットします

- 1 指定されたレベルに到達した時に音声を再生するために、ベンチマークを設定します。
- 2 キャプチャを始めるには、**Start**をタップします

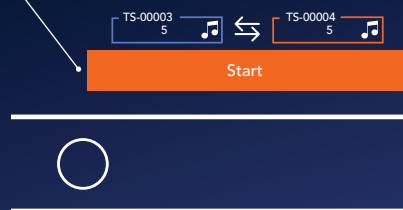

8. 統計アイコン (右下) をタップします

終了時点で**Stop**をタップします。

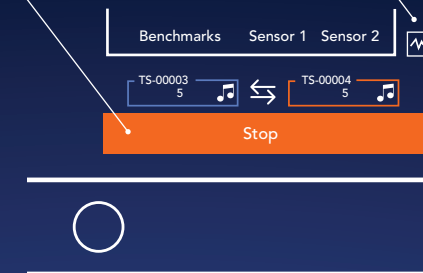

9. エクスポートオプション選択:



ビデオアイコン (右上) をタップしてビデオを保存します。




ファイルアイコンをタップしてファイルエクスポートオプション (PDFまたはCSV) を表示します

10. Export to PDFをタップしてPDF Previewを表示します



11. Capture.U Desktopをダウンロード www.vicon.com/downloads/software

データ分析および概説とドキュメンテーションへのアクセス。

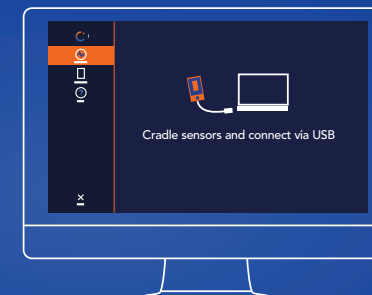

規制情報、および本取扱説明書のその他の言語バージョンへのリンクは、docs.vicon.com/display/IMU/を参照してください

Copyright © 2019–2022 Vicon Motion Systems Ltd. All rights reserved. Vicon® は Oxford Metrics plcの登録商標です。IMeasureUはニュージーランドのIMeasureU Ltdのトレードマークです。その他の製品および社名はそれぞれの所有者の商標です。Vicon Motion SystemsはOxford Metrics plcの会社です。IMeasureUはVicon Motion Systems Ltdの完全所有子会社です。

www.vicon.com/bluetrident www.vicon.com/captureu